


浊度简易操作流程

浓度预判：测试水样前，首先对水样的浊度值进行预判，超出浓度需稀释后测定，例：预判浊度浓度值为 0-100NTU，可以直接按照操作步骤进行操作；预判浊度值超出 100NTU，需将水样稀释到 0-100NTU 范围后进行测定。

注意事项：应采用 $\phi 25\text{mm}$ 比色管或比色皿（B 类仪器）测定。避免使用 $\phi 16\text{mm}$ 比色管。

1、当预判值为 0-100 NTU 范围时

分析程序：**浊度**；注意超量程提示！

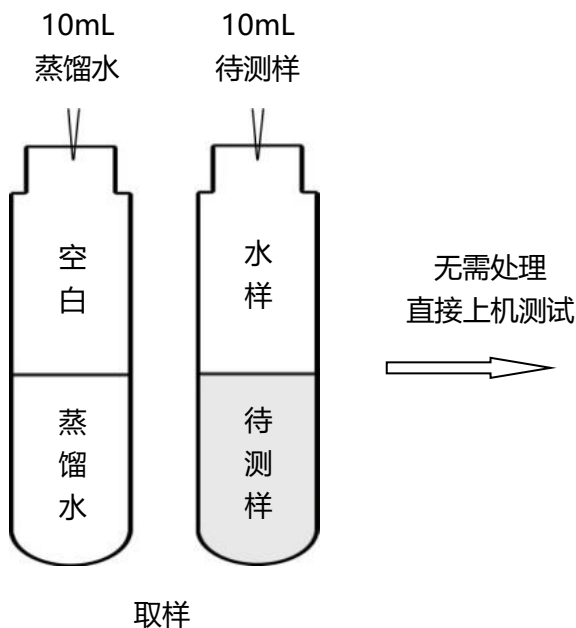

2、当预判值超出 0-100 NTU 时

需将水样稀释到上述 0-100 NTU 范围，然后再根据对应范围进行操作，测定结果乘以稀释倍数即可。

3、上机测试步骤

